

ビューソフトウェア MFShip のインストール方法


ドライバインストール時の MVS ソフトウェアでも映像確認は可能です。
計測をしたい場合など、必要に応じて MFShip をご活用ください。

1. 付属のビューソフト CD を PC のドライブにセットします。



※PC にディスクドライブが無く、外付けディスクドライブ等もお手元に無い場合は
松電舎 HP のダウンロードページから MFShip をダウンロードできます。
<https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/download-software/#cs-eg>

2. CD 内の「MFShip」フォルダの
Setup.exe を実行します。

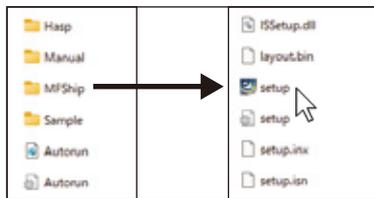


3. 設定言語の選択画面がでたら
[OK] をクリックして次に進みます。



4. セットアップウィザードが起動するので
「次へ」をクリックして次に進みます。



5. 「次へ」をクリックして次に進みます。

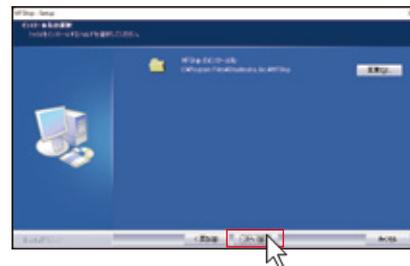

6. 「インストール」をクリックします。



7. 下図のようなメッセージが表示されたら
「OK」をクリックしてメッセージを閉じます。



8. 下画面の表示が出たらインストール完了です。
「完了」をクリックしてウィザードを終了します。



9. インストールが完了するとデスクトップに
ショートカットアイコンが作られます。




ソフトウェアでの初期設定については
次のページを参照してください。

以下の手順でビューソフト「MFShip」でカメラを選択して使用できる状態にします。

1.カメラの選択

1. ソフトウェアを起動したらメニューバーの [カメラ]⇒[カメラ選択] をクリックするかツールバーのカメラ選択アイコンをクリックしてカメラ選択ウィンドウを開きます。

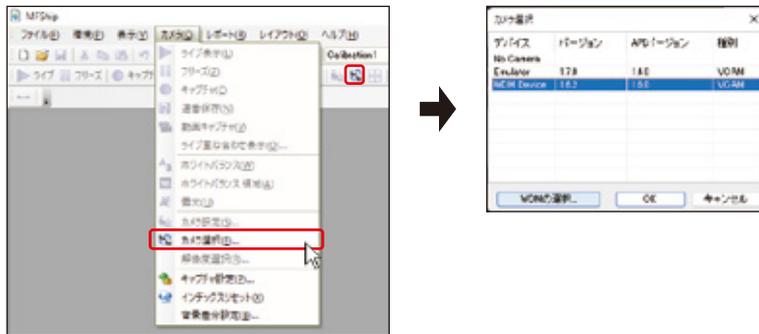

2. カメラ選択ウィンドウで [WDM Device] を選択後、左下の「WDM の選択」をクリックします。
WDM ウィンドウで「**MvCamera Directshow Source**」を選択後、「OK」ボタンをクリックします。
続いてカメラ選択ウィンドウで「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを終了します。




3. ソフトウェア画面左上のツールバーの「ライブ」ボタンをクリックするとライブ映像が表示されます。



2.カメラの明るさ・色調整

メニューバーの [カメラ]⇒[カメラ設定] をクリックしてカメラプロパティ画面を開きます。

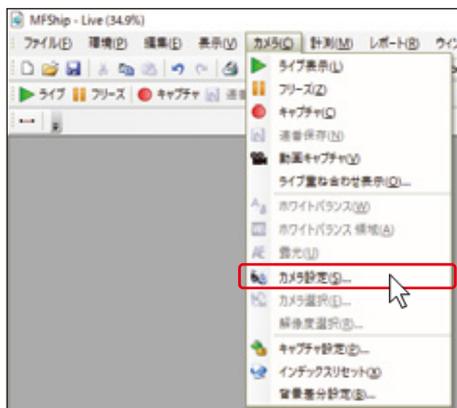

カメラプロパティ画面で各種パラメーターを調整します。

その他画像保存等のソフトウェア使用方法の詳細については
メニューバーの [ヘルプ]⇒[ユーザーズマニュアル] からマニュアルをご確認ください。

